

## Hémalun Eosine Safran (H.E.S)

Hémalun	4 minutes
Lavage à l'eau courante	30 secondes
Eau lithinée	30 secondes (virage total au gris bleu)
Lavage à l'eau courant	3 à 4 minutes
Eosine	5 minutes (à 10 minutes)
Rinçage à l'eau courante	
Différenciation en agitant	
Alcool 70°	30 secondes
Alcool 95°	30 secondes
Alcool 100°	30 secondes
Safran	5 minutes
Rinçage alcool	
Eclaircissement (2 bains)	30 secondes
Montage à l'Eukitt	