

Méthode de PAPANICOLAOU

Délaquage : bains d'éthanol à 70° puis,
d'eau distillée

Hématoxyline de Harris

Eau du robinet

6 minutes

Eau distillée

Quelques minutes

Ethanol 70° puis, 95°

Passage

OG6

Passages

Ethanol 95°

1 à 2 minutes

EA 50

2 passages

Ethanol 95°

1 à 2 minutes

Ethanol absolu

3 passages

Xylène

2 passages

Montage à l'Eukitt

2 passages