

Recherche de la Coagulase (libre)

Milieux :

Bouillon cœur-cerveille.

Réactifs :

- Souche à étudier.
- Tube à hémolyse.
- Plasma oxalaté de lapin.

Technique :


A partir d'un bouillon Cœur-Cerveilleensemencer avec une colonie suspecte et incuber 24 heures à 37°C introduire dans un tubes à hémolyse, volume à volume, le plasma oxalaté de lapin et le bouillon Cœur-Cerveille.

Incuber 2 heures à 37°C.

Résultats :



Coagulation du plasma, Staphycoagulase +.

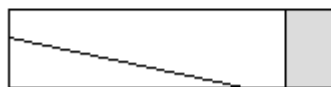

Aucune coagulation, Staphycoagulase -.