

Trichrome de Masson

| | |
|---|---------------|
| Trioxyhématéine ferrique | 1 à 5 minutes |
| Lavage à l'eau courante | 2 à 5 minutes |
| Fuchsine-Ponceau | 5 minutes |
| Rinçage à l'eau acétifiée (1%) | |
| Orange G-Acide phosphomolybdique | 5 minutes |
| Rinçage à l'eau acétifiée | |
| Vert lumière (0,2% en eau distillée acétifiée à 0,2%) | 5 minutes |
| Rinçage à l'eau acétifiée | |
| Déshydratation | |
| Eclaircissement | |
| Montage | |